


## 2. 제품 사양

MODEL	Homogenizer
	SR30
Working capacity	10 ~ 2000ml
Motor (out put)	670/340W
Speed range	3700 ~ 27000rpm
Speed adjustment	stepless
Speed display	scale
Dimensions (WxDxH)	75 x 75 x 255mm
Weight	1.9kg
Electrical supply	AC220V 50/60Hz

## 3. 각 부의 명칭 및 설명

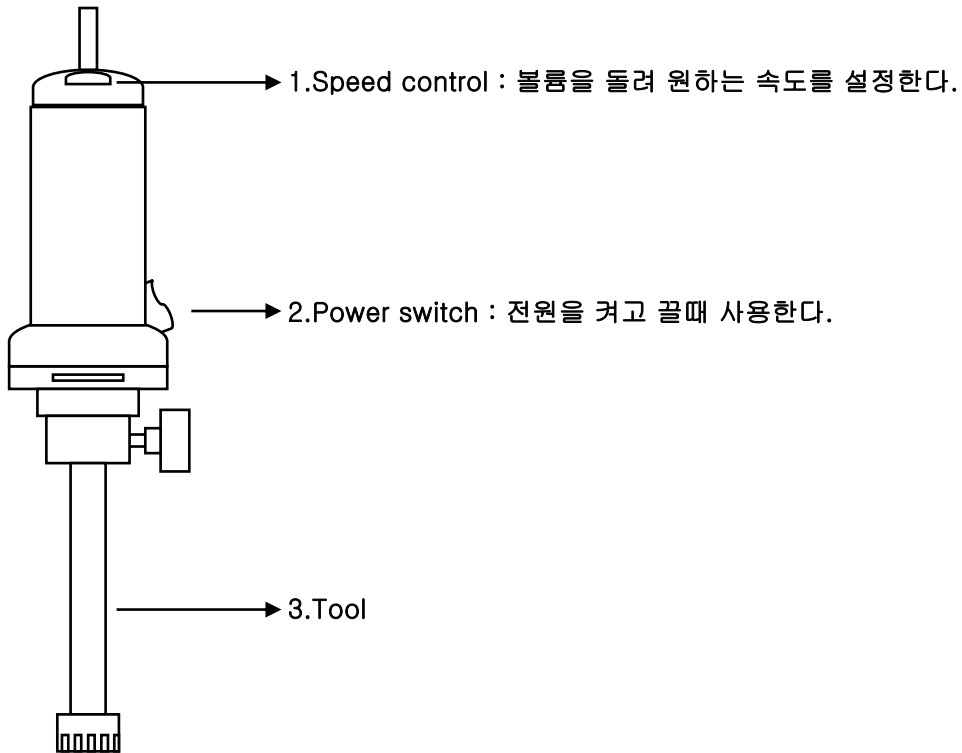

## 4. 사용방법

1. 장치를 완성시킨다.
2. 위쪽의 코오드를 콘센트에 연결한다.
3. 2번 스위치를 ON한다.
4. 1번볼륨을 돌려 원하는 속도를 설정한다.
5. 실험이 끝난후엔 반드시 1번볼륨 줄이고 2번 전원스위치를 끈후 전원코오드를 분리시킨다.